


# Azure Biosystems™ IQ/OQ/PQ

## --c 系列成像系统3Q认证文件

Azure Biosystems IQ/OQ/PQ 认证规程（以下简称 3Q 认证）是验证 Azure 成像系统以及撰写执行标准、标准操作规程和实验室管理等方面文件的基础工具。3Q认证包括规程、清单、靶标板、满足认证所需的证书。



IQ/OQ/PQ 认证规程  
包括安装认证、操作认证和性能认证规程

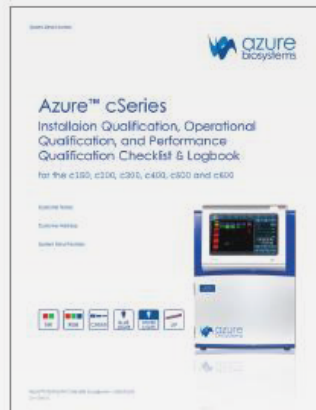

IQ/OQ/PQ 清单和日志  
包括清单，控制日志文件和用于性能认证的梯度光密度工具等

### 特点：

- 详尽的安装认证、操作认证和性能认证规程
- 专用于 c 系列成像系统
- 清单介绍清晰简便，易于使用



IQ/OQ/PQ 证书



梯度光密度靶标板

# IQ/OQ/PQ 步骤

## 1 安装认证 (IQ)

在安装认证阶段，检查仪器以确保其符合 Azure 成像系统的要求，并确认仪器正常安装。只要安装符合规范，仪器安装完毕并运行，即进入操作认证阶段。

### 安装认证流程包括：

- 检查设备的设计和所提供的文档
- 保证仪器摆放区域有进行研究或操作以及相关活动所需的空间
- 确认安装参数
- 确认所需环境的控制和规程
- 安装仪器
- 验证仪器是否正确安装
- 建立包括负责操作的人员在内的设备监控、运行和控制的规程

## 2 操作认证 (OQ)

操作认证是对刚安装完毕的仪器进行测试，以确保运行符合预期，并测试仪器持续运行的条件。运行测试能够确认仪器可在多种条件下运行。操作认证的顺利完成证明仪器的所有部件均可在多种条件下按照预期运行。

### 操作认证包括：

- 验证系统内部诊断
- 验证应用操作

## 3 性能认证 (PQ)

性能认证以预期的性能标准测试仪。Azure 公司为您提供模板以测试系统的性能，您可以根据您的应用设计专属的性能认证。

### 性能认证包括：

- 验证系统响应
- 特殊应用性能认证的标准



IQ/OQ/PQ 认证用于  
c150-c600 成像系统

## 订购信息

产品货号	名称	描述
AC1026	IQ/OQ/PQ	c150-c600 成像系统IQ/OQ/PQ 认证规程。包括规程、清单、测试靶标板和证书。



## Azure biosystems中国技术示范与服务中心

北京深蓝云生物科技有限公司

电话：010-57256059

Email：info@cycloudbio.com

网址：www.cycloudbio.com

地址：北京经济技术开发区科创六街88号生物医药园商务楼2228室